


4-甲氧苄基-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-八氢异喹啉

要求：开发合适方法拆分对映异构体

色谱图：

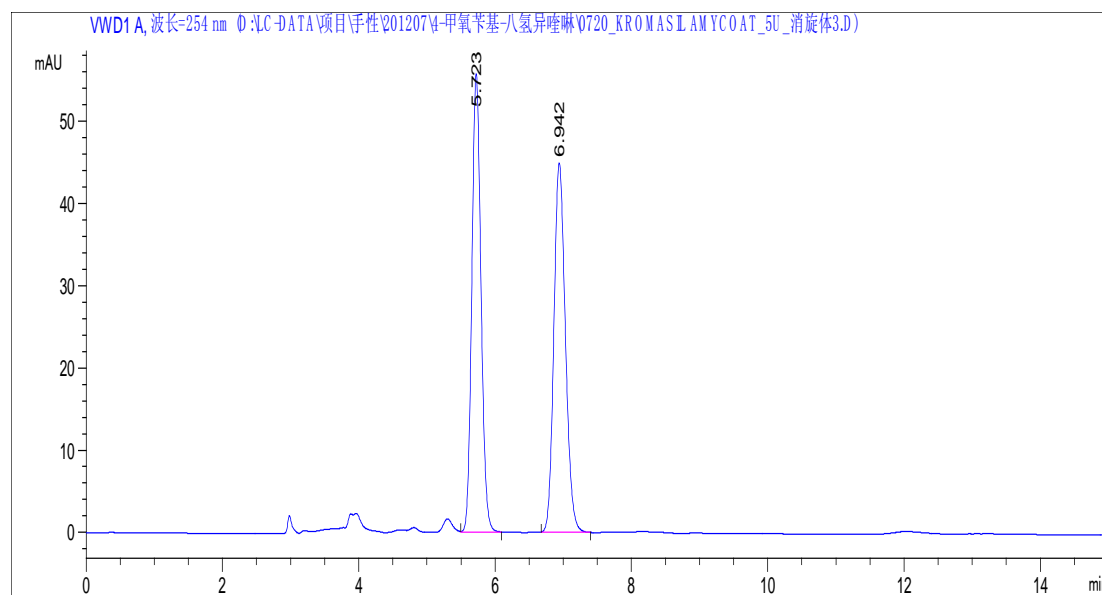

色谱柱：Kromasil 5- Amycoat , 250*4.6mm 订货号 EH3995

流动相：Hex: MeOH: EtOH: DEA=180: 20: 5: 0.2 (V/V/V/V)

流速：1.0ml/min

温度：25℃

检测器：UV 254nm

进样量：10 μ L

项目结果：异构体之间分离度大于 4.0

主要优点：优秀的柱效和选择性