



匹多莫德手性拆分

目标要求：开发合适方法拆分手性异构体，达到基线分离。

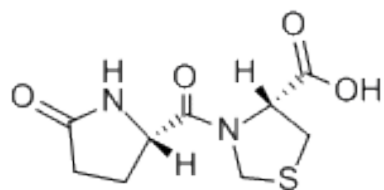

色谱图：

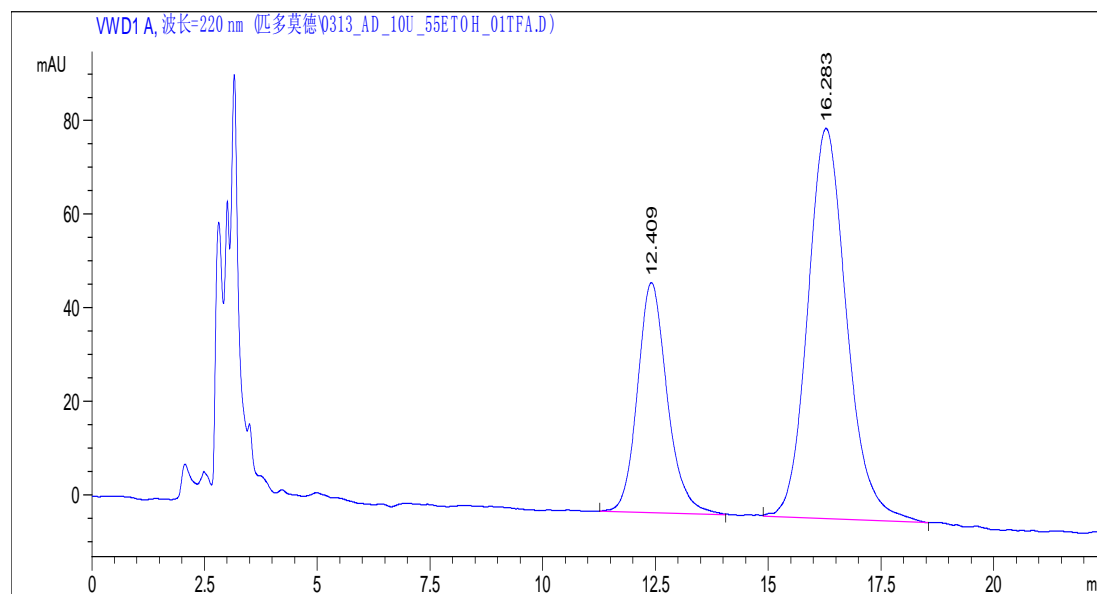

色谱柱：Kromasil 5- Amycoat ， 250*4.6mm 订货号 EH3995

流动相：正己烷：乙醇：三氟乙酸=45:55:0.1 (V/V/V)

流速：1.0ml/min

温度：25℃

检测器：UV 220nm

进样量：10 μ L

项目难点：酸性样品，易拖尾

项目结果：异构体间分离度大于 3

主要优点：良好的分离效果和峰形