


维 C 银翘片（对乙酰氨基酚）

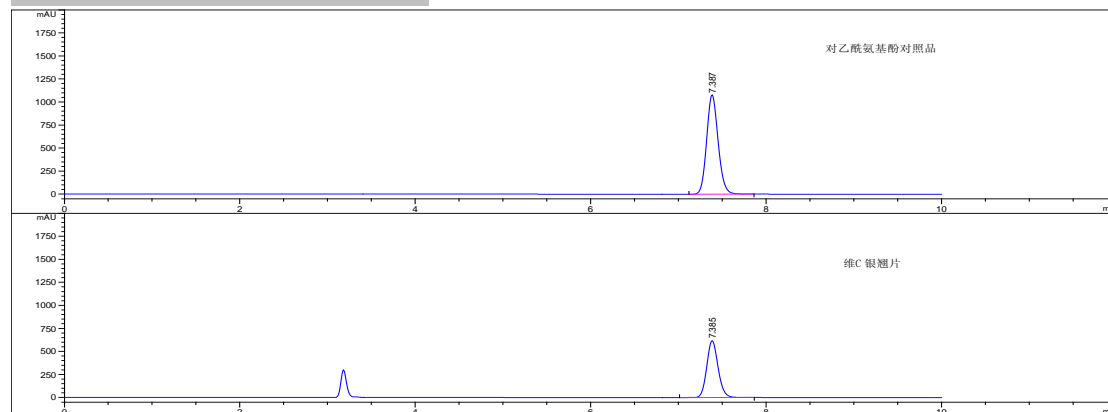

（从上到下依次为：对乙酰氨基酚对照品、维 C 银翘片样品）

色谱条件：

色谱柱：Kromasil 100-5 C18, 250×4.6mm, 订货号 EH04704


流动相：甲醇-0.5%冰醋酸溶液(20: 80)

流速：0.8mL/min 柱温：35℃

检测器：UV249nm 进样量：10μL

理论塔板数：按对乙酰氨基酚峰计为 10000.

维 C 银翘片（牛蒡苷）

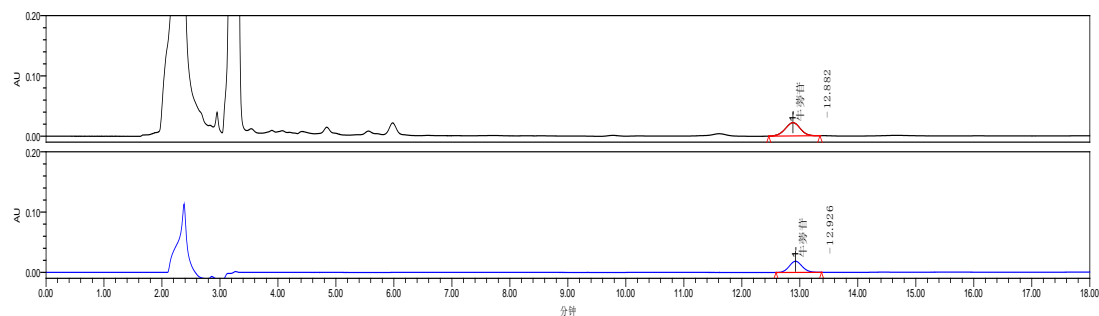

（从上到下依次为：牛蒡苷对照品、维 C 银翘片样品）

色谱条件：

色谱柱：Kromasil 100-5 C18, 250×4.6mm, 订货号 EH04704


流动相：乙腈-1%冰醋酸溶液(20: 80)

流速：0.8mL/min 柱温：35℃

检测器：UV280nm 进样量：10μL

理论塔板数：按牛蒡苷峰计为 10000.

维 C 银翘片（马来酸氯苯那敏）

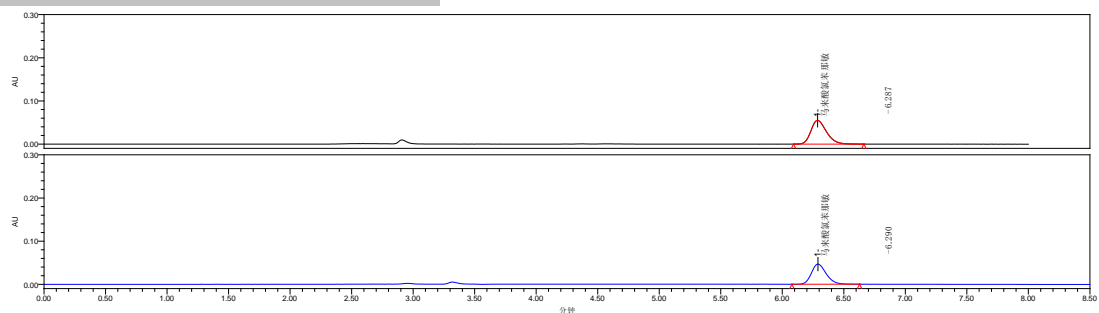

（从上到下依次为：马来酸氯苯那敏对照品、维 C 银翘片样品）

色谱条件：

色谱柱：Kromasil 100-5 C18, 250×4.6mm, 订货号 EH04704

流动相：甲醇-含 1%三乙胺和 0.005mol/L 庚烷磺酸钠的 0.05mol/L 磷酸二氢钾溶液（用磷酸调节 pH 值至 3.0）（60：40）

流速：0.8mL/min 柱温：35℃

检测器：UV264nm 进样量：10μL

理论塔板数：按马来酸氯苯那敏峰计为 10000.