
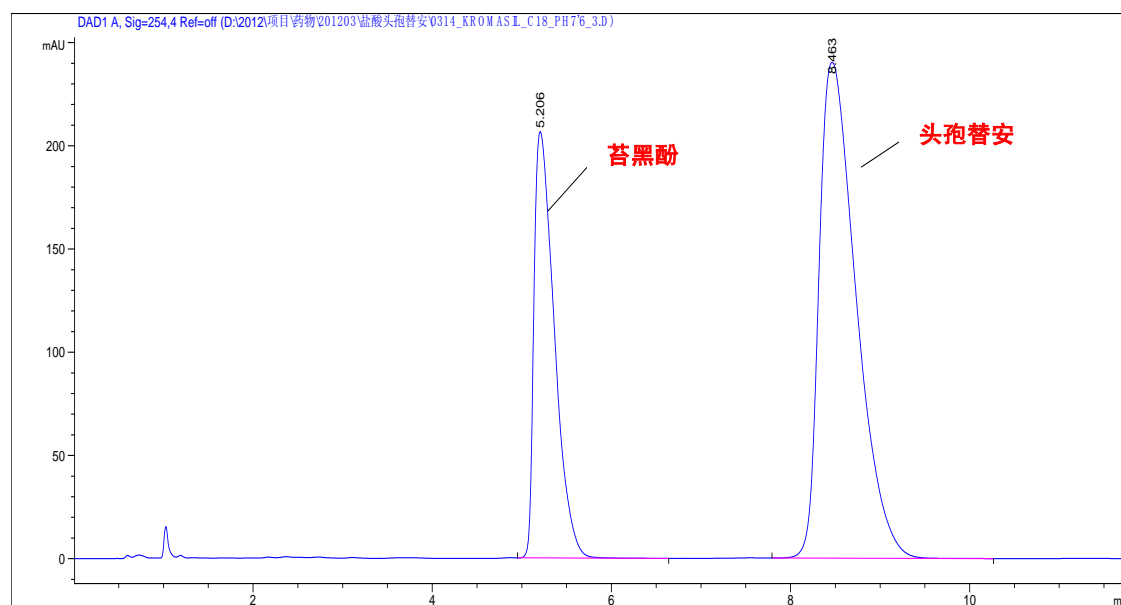


盐酸头孢替安有关物质

目标要求：头孢替胺与苔黑酚之间的分离度大于5

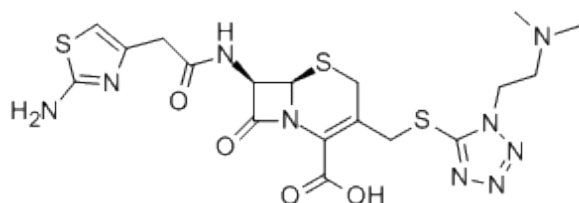

色谱柱：Kromasil 100-5 C18 150 x 4.6mm 订货号：EH04703

流动相：乙腈：磷酸二氢钠缓冲盐 (pH=7.6) =12:88 (V/V)

流速：2.0ml/min

温度：25℃

检测器：UV 254nm

进样量：10 μL (5.5mg/ml)

项目难点：

项目结果：头孢替胺与苔黑酚间的分离度大于7

主要优点：优异的柱效和分离度